

Криохранилища

Серия ARPEGE (от 40 до 170 л)

Криохранилища среднего объема для хранения биологических образцов в соломинах, криопробирках и пакетах

Медицинское изделие, класс IIa – код GMDN 16534

КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Модели ARPEGE с узкой горловиной для уменьшения испарения азота

Модели ARPEGE с широкой горловиной для облегчения доступа к образцам



- Легкие и прочные благодаря алюминиевой конструкции
- Вместимость до 68 880 соломин или 6 000 криопробирок
- Модели для хранения в жидкой и газовой фазе
- Системы хранения в стеллажах или канистрах
- Электронный блок CRYOMEMO в качестве опции на всех моделях ARPEGE
- 6 лет гарантии на вакуумную теплоизоляцию

- Широкий выбор систем хранения, адаптированных для различных образцов
- Опциональный блок CRYOMEMO
 - индикатор уровня азота
 - индикатор температуры
 - автоматическое поддержание уровня



Стеллажи, канистры и электронный блок CRYOMEMO являются медицинскими изделиями класса I.

Криохранилища

Серия ARPEGE - Технические характеристики

ГАЗОВАЯ ФАЗА

Образцы хранятся в парах азота без контакта с жидкостью.

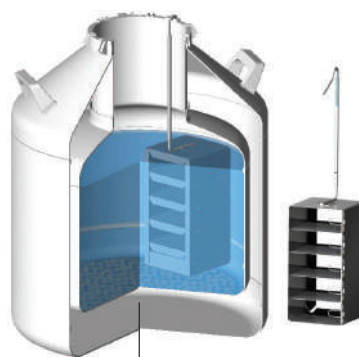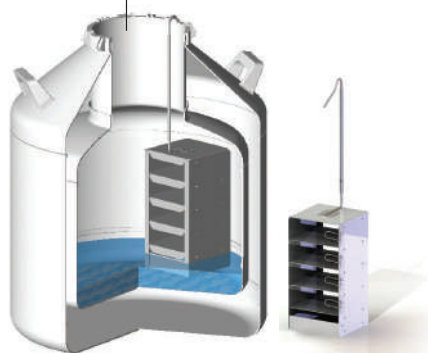


ЖИДКАЯ ФАЗА

Образцы хранятся погруженными в жидкий азот.

Независимая фиксация криобоксов

Позволяет достать только нужный криобокс, не затрагивая остальные.

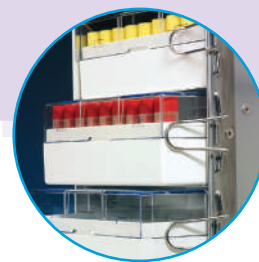

Серия ARPEGE		40	70	110	140	170	55	75
Жидкая	Газовая фаза							
Узкая горловина							Широкая горловина	
Полезный объем - жидкая фаза	л	43.4	73.5	117	146	174	54.3	72.4
Полезный объем - газовая фаза	л	-	14.2	14.3	21.9	20.5	-	-
Масса пустого	кг	25	33	40	40	56	31	37
Масса без образцов - жидк. фаза	кг	57	91	134	156	195	75	95
Масса без образцов - газ. фаза	кг	-	59	69	84	90	-	-
Высота без блока CRYOMEMO	мм	735	738	962	911	1,028	850	1,015
Высота с блоком CRYOMEMO	мм	970	921	1,145	1,094	1,211	1,035	1,200
Ширина	мм	468	586	586	683	683	468	468
Глубина	мм	551	673	672.5	769.5	769.5	546	546
Диаметр контейнера	мм	467	586	586	683	683	468	468
Диаметр горловины	мм	120	215	215	215	215	378	378
Статич. время хранения ⁽¹⁾ жидк. фаза	дн	144	105	156	194	217	23	30
Статич. время хранения ⁽¹⁾ газ. фаза	дн	-	20	19	29	25	-	-
Теоретическая скорость испарения ⁽¹⁾	л/д	0.3	0.7	0.75	0.75	0.8	2.29	2.38
Индикация уровня ⁽²⁾	%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Индикация температуры ⁽²⁾	°C/°F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коннектор для подключения к линии подачи жидкого азота (кроме ARPEGE 40)		Наружная резьба 3/4" - 16 UNF 2A-RH						

(1) Статическое время хранения определено в соответствии с методикой, описанной в ISO 21014, и экстраполировано к заданному объему согласно теоретическим моделям. Скорость испарения и время хранения приведены для температуры окружающей среды 20°C, атмосферного давления 1013 мбар, неподвижного контейнера и закрытой крышки. Данные значения являются номинальными и могут варьировать в зависимости от использования контейнера и заводских допусков.

(2) Опция CRYOMEMO доступна для всех контейнеров серии ARPEGE.

Криохранилища

Серия ARPEGE - Модели и опции

Выбираем размер **контейнера** согласно требованиям к **вместимости**

Серия ARPEGE			40	70	110	140	170	55	75
Жидкая Газовая фаза									
Соломины	Стандартные стаканы Ø 65 мм (в канистрах) ⁽¹⁾	0.25 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	51,660	68,880
		0.5 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	22,995	30,660
		CBS 0.3-0.5 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	14,175	18,900
	Стаканы "Дейзи" (в канистрах) ⁽²⁾	0.25 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	34,020	45,360
		0.5 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	15,120	20,160
		CBS 0.3-0.5 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	10,584	14,112
	Визотубы Ø12 мм (в стеллажах) ⁽³⁾	0.25 мл	-	14,960 / 7,480	22,440 / 14,960	33,660 / 22,440	44,880 / 33,660	-	-
		0.5 мл	-	5,440 / 2,720	8,160 / 5,440	12,240 / 8,160	16,320 / 12,240	-	-
		CBS 0.3-0.5 мл	-	4,760 / 2,380	7,140 / 4,760	10,710 / 7,140	14,280 / 10,710	-	-
Криопробирки	Криобоксы (в стеллажах)	2 мл ⁽⁴⁾	750 ⁽⁵⁾	2,000 / 1,600	3,600 / 3,200	4,800 / 4,200	6,000 / 5,400	3,618 ⁽⁶⁾	4,824 ⁽⁶⁾
		5 мл ⁽⁷⁾	-	972 / 648	1,620 / 1,296	1,944 / 1,458	2,430 / 1,944	-	-
	В канистрах на держателях ⁽⁸⁾	2 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	2,142	4,284
		5 мл	-	- / -	- / -	- / -	- / -	1,071	2,142
Пакеты ⁽⁹⁾	25 мл	С кассетами ⁽¹⁰⁾	-	132 / 88	220 / 176	330 / 264	396 / 330	-	315 ⁽¹¹⁾ - 294 ⁽¹²⁾
	700 мл	DF700 без кассет	-	- / -	- / -	- / -	- / -	24	48

(1) канистры + стандартные стаканы Ø 65 мм

(2) канистры + стаканы "Дейзи" Ø 65 мм

(3) стеллажи + визотубы Ø 12 мм (85 визотубов на каждом уровне)

(4) криобоксы вместимостью 100 пробирок

(5) криобоксы вместимостью 25 пробирок

(6) стеллаж типа "пирог", без электронного блока. С электронным блоком вместимость уменьшается на один стеллаж.

(7) криобоксы вместимостью 81 пробирка

(8) канистры + металлические держатели пробирок




(9) в модели ARPEGE 75 возможно также хранить пакеты 200/500/700 мл

(10) пакеты Thermogenesis, Biosafe и PALL

(11) пакеты Thermogenesis и Biosafe

(12) пакеты PALL

Возможные варианты комплектации контейнера

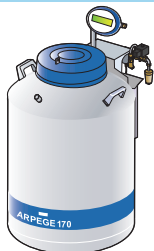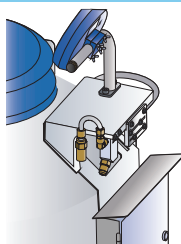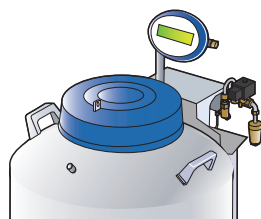УПРОЩЕННАЯ	БАЗОВАЯ	РАСШИРЕННАЯ	ОПТИМАЛЬНАЯ
			
Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + эл. блок CRYOMEMO	БАЗОВАЯ + поддержание уровня	РАСШИРЕННАЯ + дегазация
	• индикация уровня • индикация температуры • опция сервера • выходы 4-20 мА и RS-485	Система автоматического поддержания уровня азота	Система дегазации (удаление теплого газа при автоматическом пополнении контейнера)

Криохранилища


Серия ARPEGE - Системы хранения

Системы хранения для ARPEGE 40-70-110-140-170

Криопробирки 1.2 / 2 / 5 мл



Соломины 0.25 / 0.5 мл (кроме ARPEGE 40)

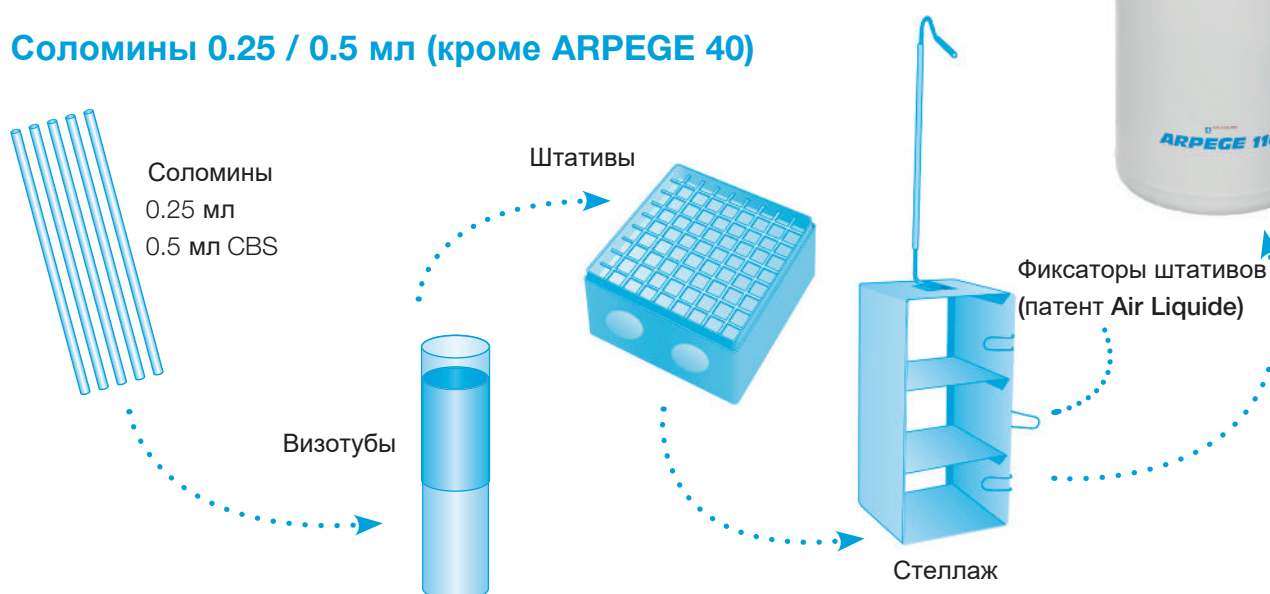



Криохранилища

ARPEGE 40

ARPEGE 40



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ		
	РАСШИРЕННАЯ		
	УПРОЩЕННАЯ	БАЗОВАЯ	
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ +поддержание уровня
Жидкая	ARPEGE40N-L-1	ARPEGE40N-L-101	-
Газовая	-*	-*	-*

* ARPEGE 40 не предназначен для хранения в газовой фазе

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	-	-
	Криопробирки 1.2-2 мл	Стеллаж 5 уровней под криобоксы на 25 пробирок (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-16
	Криопробирки 5 мл	Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-100
	Пакеты 25 мл	-	-
	Пакеты 25 мл	-	-
Газовая	Соломины	-	-
	Криопробирки 2 мл	-	-
	Криопробирки 5 мл	-	-
	Пакеты 25 мл	-	-

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	-	-
Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
Криопробирки 5 мл	Комплект из 8 криобоксов 76 x 76 x 51 мм (вместимость 25 пробирок)	ACC-BOXTUBE-105
Криопробирки 5 мл	-	-
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-29
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15

Криохранилища ARPEGE 70

ARPEGE 70



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ		
	РАСШИРЕННАЯ		
	УПРОЩЕННАЯ	БАЗОВАЯ	
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ +поддержание уровня
Жидкая	ARPEGE70N-L-1	ARPEGE70N-L-101	ARPEGE70N-L-102
Газовая	-	-	ARPEGE70N-G-102
			РАСШИРЕННАЯ + дегазация
			ARPEGE70N-L-103
			ARPEGE70N-G-103

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	Стеллаж 2 уровня для соломин (макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-23
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-111
	Криопробирки 1.2-2 мл	Стеллаж 5 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-17
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-101
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 3 уровня под криобоксы на 81 пробирку (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-12
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-105
Газовая	Пакеты 25 мл	Стеллаж 3 уровня (вместимость 33 пакета, макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-208
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-207
	Соломины	Стеллаж 2 уровня для соломин (макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-23
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-111
	Криопробирки 2 мл	Стеллаж 4 уровня под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-310
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-300
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 2 уровня под криобоксы на 81 пробирку (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-308
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-304
	Пакеты 25 мл	Стеллаж 2 уровня (вместимость 22 пакета, макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-210
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-209

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	Комплект из 100 визотубов Ø 12 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-5
Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
	Комплект из 10 криобоксов 133 x 133 x 51 мм (вместимость 100 пробирок)	ACC-BOXTUBE-104
Криопробирки 5 мл	Комплект из 100 криопробирок 5 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-16
	Комплект из 4 криобоксов 133 x 133 x 95 мм (вместимость 81 пробирка)	ACC-BOXTUBE-107
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-30
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15

Криохранилища ARPEGE 110

ARPEGE 110



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ			
	РАСШИРЕННАЯ			
	БАЗОВАЯ			
	УПРОЩЕННАЯ			
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ +поддержание уровня	РАСШИРЕННАЯ + дегазация
Жидкая 	ARPEGE110N-L-1	ARPEGE110N-L-101	ARPEGE110N-L-102	ARPEGE110N-L-103
Газовая 	-	-	ARPEGE110N-G-102	ARPEGE110N-G-103

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	Стеллаж 3 уровня для соломин (макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-14
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-112
	Криопробирки 1.2-2 мл	Стеллаж 9 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-18
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-102
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 5 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-13
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-106
Газовая	Пакеты 25 мл	Стеллаж 5 уровней (вместимость 55 пакетов, макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-212
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-211
	Соломины	Стеллаж 3 уровня для соломин (макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-14
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-112
	Криопробирки 2 мл	Стеллаж 8 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-311
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-301
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 4 уровня под криобоксы на 81 пробирку (макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-309
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-305
	Пакеты 25 мл	Стеллаж 4 уровня (вместимость 44 пакета, макс. 4 стеллажа в контейнере)	ACC-RACK-214
		Комплект из 4 стеллажей	ACC-RACK-213

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	Комплект из 100 визотубов Ø 12 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-5
Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
	Комплект из 10 криобоксов 133 x 133 x 51 мм (вместимость 100 пробирок)	ACC-BOXTUBE-104
Криопробирки 5 мл	Комплект из 100 криопробирок 5 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-16
	Комплект из 4 криобоксов 133 x 133 x 95 мм (вместимость 81 пробирка)	ACC-BOXTUBE-107
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-30
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15

Криохранилища ARPEGE 140

ARPEGE 140



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ		
	РАСШИРЕННАЯ		РАСШИРЕННАЯ + дегазация
	УПРОЩЕННАЯ	БАЗОВАЯ	
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ + поддержание уровня
Жидкая	ARPEGE140N-L-1	ARPEGE140N-L-101	ARPEGE140N-L-102
Газовая	-	-	ARPEGE140N-G-102

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	Стеллаж 3 уровня для соломин (макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-24
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-113
	Криопробирки 1.2-2 мл	Стеллаж 8 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-19
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-103
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 4 уровня под криобоксы на 81 пробирку (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-20
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-107
	Пакеты 25 мл	Стеллаж 5 уровней (вместимость 55 пакетов, макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-216
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-215
Газовая	Соломины	Стеллаж 3 уровня для соломин (макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-24
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-113
	Криопробирки 2 мл	Стеллаж 7 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-312
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-302
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 3 уровня под криобоксы на 81 пробирку (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-313
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-306
	Пакеты 25 мл	Стеллаж 4 уровня (вместимость 44 пакета, макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-218
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-217

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	Комплект из 100 визотубов Ø 12 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-5
Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
	Комплект из 10 криобоксов 133 x 133 x 51 мм (вместимость 100 пробирок)	ACC-BOXTUBE-104
Криопробирки 5 мл	Комплект из 100 криопробирок 5 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-16
	Комплект из 4 криобоксов 133 x 133 x 95 мм (вместимость 81 пробирка)	ACC-BOXTUBE-107
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-30
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15

Криохранилища ARPEGE 170

ARPEGE 170



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ			
	РАСШИРЕННАЯ			
	БАЗОВАЯ			
	УПРОЩЕННАЯ			
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ +поддержание уровня	РАСШИРЕННАЯ + дегазация
Жидкая 	ARPEGE170N-L-1	ARPEGE170N-L-101	ARPEGE170N-L-102	ARPEGE170N-L-103
Газовая 	-	-	ARPEGE170N-G-102	ARPEGE170N-G-103

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	Стеллаж 4 уровня для соломин (макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-25
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-114
	Криопробирки 1.2-2 мл	Стеллаж 10 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-21
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-104
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 5 уровней под криобоксы на 81 пробирку (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-22
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-108
Газовая	Пакеты 25 мл	Стеллаж 6 уровней (вместимость 66 пакетов, макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-220
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-219
	Соломины	Стеллаж 4 уровня для соломин (макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-25
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-114
	Криопробирки 2 мл	Стеллаж 9 уровней под криобоксы на 81/100 пробирок (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-314
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-303
	Криопробирки 5 мл	Стеллаж 4 уровня под криобоксы на 81 пробирку (макс. 6 стеллажей)	ACC-RACK-315
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-307
	Пакеты 25 мл	Стеллаж 5 уровней (вместимость 55 пакетов, макс. 6 стеллажей в контейнере)	ACC-RACK-222
		Комплект из 6 стеллажей	ACC-RACK-221

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	Комплект из 100 визотубов Ø 12 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-5
Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
	Комплект из 10 криобоксов 133 x 133 x 51 мм (вместимость 100 пробирок)	ACC-BOXTUBE-104
Криопробирки 5 мл	Комплект из 100 криопробирок 5 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-16
	Комплект из 4 криобоксов 133 x 133 x 95 мм (вместимость 81 пробирка)	ACC-BOXTUBE-107
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-30
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15

Криохранилища ARPEGE 55

ARPEGE 55



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ		
	РАСШИРЕННАЯ		РАСШИРЕННАЯ + дегазация
	УПРОЩЕННАЯ	БАЗОВАЯ	
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ + поддержание уровня
Жидкая	ARPEGE55N-L-1	ARPEGE55N-L-101	ARPEGE55N-L-102
Газовая	-*	-*	-*

* ARPEGE 55 не предназначен для хранения в газовой фазе

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	Комплект из 21 канистры + 63 стаканов для соломин	ACC-PLASCAN-109
	Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 6 стеллажей "пирог" (по 9 уровней) для пробирок 1,2/2 мл	ACC-RACK-109
	Криопробирки 5 мл	Комплект из 21 канистры + 21 стакана для пробирок 1,2/2 и 5 мл	ACC-PLASCAN-108
	Пакеты 700 мл	Стеллаж 1 уровень для пакетов DF700 (вместимость 6 пакетов, макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-11

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	Комплект из 20 стандартных стаканов Ø 65 мм	ACC-BOXTUBE-301
	Комплект из 5 стаканов "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-302
	Комплект из 10 стаканов Ø 65 мм с отверстиями, с крышкой	ACC-BOXTUBE-415
	Лифтер для канистры 2 уровня	ACC-BOXTUBE-405
	Пластиковая канистра 3 уровня	ACC-PLASCAN-2
Криопробирки 1.2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
	Комплект из 10 металл. держателей пробирок (6 пробирок 2 мл)	ACC-BOXTUBE-411
	Комплект из 5 стаканов "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-415
	Лифтер для канистры 2 уровня	ACC-BOXTUBE-405
	Пластиковая канистра 2 уровня	ACC-PLASCAN-1
Криопробирки 5 мл	Комплект из 100 криопробирок 5 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-16
	Комплект из 10 металл. держателей пробирок (3 пробирки 5 мл)	ACC-BOXTUBE-411
	Комплект из 5 стаканов "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-415
	Лифтер для канистры 2 уровня	ACC-BOXTUBE-405
	Пластиковая канистра 2 уровня	ACC-PLASCAN-1
Пакеты 700 мл	Комплект из 300 картонных кассет 15 x 155 x 281 мм	ACC-BOXTUBE-253
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-29
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15

Криохранилища ARPEGE 75

ARPEGE 75



Выбираем тип контейнера и необходимые опции

	ОПТИМАЛЬНАЯ			
	РАСШИРЕННАЯ			
	БАЗОВАЯ			
	УПРОЩЕННАЯ			
	Контейнер без электронного блока	УПРОЩЕННАЯ + CRYOMEMO	БАЗОВАЯ +поддержание уровня	РАСШИРЕННАЯ + дегазация
Жидкая 	ARPEGE75N-L-1	ARPEGE75N-L-101	ARPEGE75N-L-102	ARPEGE75N-L-103
Газовая 	_*	_*	_*	_*

* ARPEGE 75 не предназначен для хранения в газовой фазе

Добавляем систему хранения

	Тип хранения	Описание	Артикул
Жидкая	Соломины	Комплект из 21 канистры + 84 стаканов для соломин	ACC-PLASCAN-107
	Криопробирки 1,2-2 мл	Комплект из 6 стеллажей "пирог" (по 12 уровней) для пробирок 1,2/2 мл	ACC-RACK-110
	Криопробирки 5 мл	Комплект из 21 канистры + 42 стаканов для пробирок 1,2/2 и 5 мл	ACC-PLASCAN-110
	Пакеты 700 мл	Стеллаж 2 уровня для пакетов DF700 (емкость 12 пакетов, макс. 4 стеллажа)	ACC-RACK-32

Дополняем аксессуарами

Тип хранения	Описание	Артикул
Соломины	Комплект из 20 стандартных стаканов Ø 65 мм	ACC-BOXTUBE-301
	Комплект из 5 стаканов "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-302
	Комплект из 10 стаканов Ø 65 мм с отверстиями, с крышкой	ACC-BOXTUBE-415
	Лифтер для канистры 2 уровня	ACC-BOXTUBE-405
	Пластиковая канистра 4 уровня	ACC-PLASCAN-4
Криопробирки 1,2-2 мл	Комплект из 100 криопробирок 2 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-11
	Комплект из 10 металл. держателей пробирок (6 пробирок 2 мл)	ACC-BOXTUBE-411
	Комплект из 10 стаканов "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-415
	Лифтер для канистры 2 уровня	ACC-BOXTUBE-405
	Пластиковая канистра 2 уровня	ACC-PLASCAN-1
Криопробирки 5 мл	Комплект из 100 криопробирок 5 мл, круглое дно, белая крышка	ACC-BOXTUBE-16
	Комплект из 10 металл. держателей пробирок (3 пробирки 5 мл)	ACC-BOXTUBE-411
	Комплект из 10 стаканов "Дейзи" Ø 65 мм с крышкой	ACC-BOXTUBE-415
	Лифтер для канистры 2 уровня	ACC-BOXTUBE-405
	Пластиковая канистра 2 уровня	ACC-PLASCAN-1
Пакеты 700 мл	Комплект из 300 картонных кассет 15 x 155 x 281 мм	ACC-BOXTUBE-253
Прочие аксессуары	Колесная подставка со стопорами (высота 220 мм)	ACC-ALU-29
	Комплект для фиксации контейнера на колесной подставке	ACC-ALU-32
	Гибкий шланг для передачи жидкого азота DN10 180/180, длина 1.5 м	ACC-FL180180NL-15